


FJ-200高速分散均质机

[详细信息...](#)

均质机，高速分散			
货号：	718553	品牌：	电询
单位：		重量：	
属性：			
详细资料：	<p>FJ-200高速分散均质机详细介绍</p> <p>FJ-200高速分散均质机具有转速高，运转稳定，噪音小，功率大，分散均质效果好等特性，并兼有搅拌、捣碎、乳化等多种功能。FJ-200高速分散均质机广泛应用于医学试验、化工制药、生物制品、食品加工等领域，对于分散捣碎生物、植物、化学、食品、饮料等制品具有极佳的效果，特别适宜于做少量的小样试验。FJ-200高速分散均质机使用的最小容器直径为$\Phi 15\text{mm}$标准试管。实为各医疗单位、生物研究、各大专院校实验用理想设备。FJ-200高速分散均质机亦可用于制漆、涂料、制药等行业进行颗粒细化实验或生产，乳剂、糖浆、口服液等制品乳化稳定试验或生产。</p> <p>FJ-200高速分散均质机通过分散装置中的转子和定子的精密配合，产生强大剪切力，确保被加工物料每分钟承受数万次的剪切粉碎。以分散动物中的内脏为例，一般只需数十秒至数分钟即可捣碎、分散。还可使两不相溶液体形成稳定的乳浊液或悬浊液。FJ-200高速分散均质机配备两支不同规格的刀具（$\Phi 10\text{mm}$、$\Phi 18\text{mm}$），用户可根据容器直径的大小自由选择，且装拆十分方便。FJ-200高速分散均质机刀具采用高级优质不锈钢，具有耐腐蚀，耐高温性能，并易于消毒清洗。</p> <p>FJ-200高速分散均质机的维护保养</p> <p>定期检查FJ-200高速分散均质机电刷磨损情况，一般情况下电刷剩6mm左右就需更换。更换电刷时必须切断电源，旋下电刷盖（1），抽出剩余电刷，将新电刷插入管内能自由活动，防止轧在管内，造成火花大或电机不运转，旋上电刷盖。</p> <p>使用中若出现电机不运转，应先检查电源插头是否牢靠，有否接线脱落，电刷是否接触良好，排除以上故障后仍不能正常运转，需请专业人员修理，请勿随意拆装，以免造成事故。</p> <p>工作结束后应及时清洗刀轴，便于下次使用。刀轴应妥善安放，不能跌碰。</p> <p>分散均质过程应在液体中进行，严禁离开介质空转。本机不适宜作固体分散。</p> <p>FJ-200高速分散均质机需置于清洁干燥处，保持整洁，防止受潮。使用环境温度一般不超过40摄氏度。</p> <p>FJ-200高速分散均质机技术参数</p> <p>搅拌容量：0.2~5000ml</p> <p>搅拌转速：300~23000r/min</p> <p>电源电压：220V</p> <p>夹头范围：$\Phi 12\text{mm}$，$\Phi 18\text{mm}$</p> <p>外型尺寸：230mm\times300mm\times530mm</p> <p>输入功率：280w</p> <p>输出功率：200w</p>		

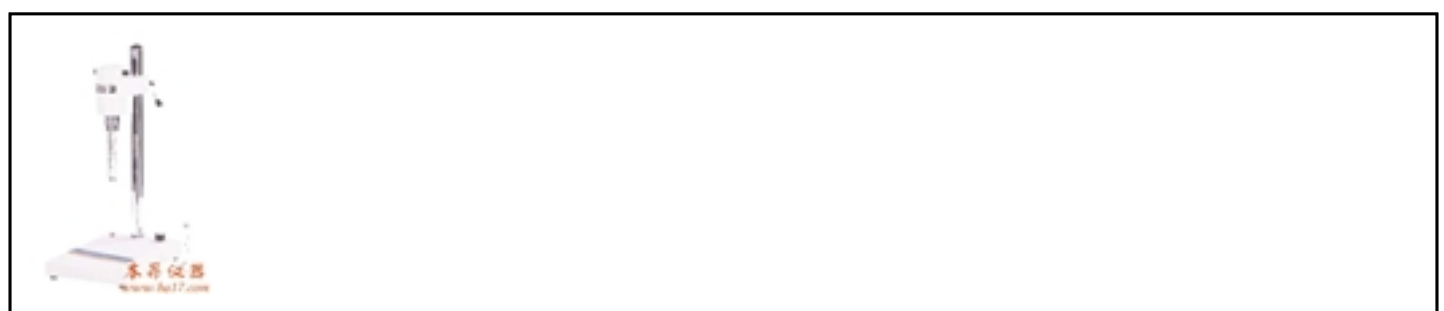

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市共和新路435号

凯鹏国际大厦18楼G座E-mail：sales@ba17.com邮编：200070

[更多相关资料请点击访问...](#)